

EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC FOXY

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel FOXY est lancé.

Menu		Modifier l'échelle sur les axes																											
		<p>Positionner le curseur sur l'axe concerné il apparaît une double flèche, clic gauche maintenu, augmenter ou diminuer l'échelle. En maintenant en plus la touche CTRL enfoncée, modifier l'origine. On peut aussi cliquer sur l'icône n° 11, échelle automatique.</p>																											
<table border="0"> <tr><td>1</td><td>Nouvelle expérience</td><td>8</td><td>Démarrer l'expérience</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ouvrir un fichier</td><td>9</td><td>Arrêter l'expérience</td></tr> <tr><td>3</td><td>Enregistrer les résultats</td><td>10</td><td>Affichage des paramètres des courbes</td></tr> <tr><td>4</td><td>Imprimer</td><td>11</td><td>Échelle automatique</td></tr> <tr><td>5</td><td>Aperçu avant impression</td><td>12</td><td>Traitements des données</td></tr> <tr><td>6</td><td>Acquisition</td><td>13</td><td>Calculatrice</td></tr> <tr><td>7</td><td>Acquisition vidéo</td><td>14</td><td>annotation de la courbe</td></tr> </table>	1		Nouvelle expérience	8	Démarrer l'expérience	2	Ouvrir un fichier	9	Arrêter l'expérience	3	Enregistrer les résultats	10	Affichage des paramètres des courbes	4	Imprimer	11	Échelle automatique	5	Aperçu avant impression	12	Traitements des données	6	Acquisition	13	Calculatrice	7	Acquisition vidéo	14	annotation de la courbe
1	Nouvelle expérience	8	Démarrer l'expérience																										
2	Ouvrir un fichier	9	Arrêter l'expérience																										
3	Enregistrer les résultats	10	Affichage des paramètres des courbes																										
4	Imprimer	11	Échelle automatique																										
5	Aperçu avant impression	12	Traitements des données																										
6	Acquisition	13	Calculatrice																										
7	Acquisition vidéo	14	annotation de la courbe																										
Paramétrage de l'expérience		Ajouter un commentaire																											
		<p>Cliquer sur l'icône n°14, dans texte mettre l'action effectuée, puis cliquer sur « insérer » et le mettre sur la courbe</p>																											
<ol style="list-style-type: none"> Sélectionner le paramètre mesuré en cliquant gauche) dessus et le déplacer vers l'ordonnée (sur un point) Dans calibre choisir «air» ou «liquide», Choisir les paramètres d'affichage de la courbe, cocher «couleur» de la courbe Répéter 1, 2, 3 avec un autre paramètre mesuré si nécessaire, Sélectionner le temps et le déplacer sur l'axe des abscisses et le paramétrer, Démarrer / Arrêter l'expérience Pour insérer un repère en cours de mesure, taper sur la barre d'espace assez longtemps 																													